




안전캐비닛 전용 필터형 배기장치 VENTI-AF/제품 설명서

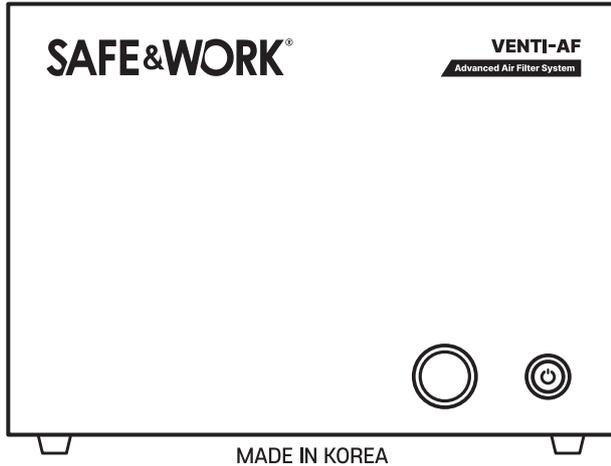


모델명	VENTI-AF	
소비 전력	80W	
제품 중량	15kg	
치수 (가로X깊이X높이)	외관	350×320×250 mm
	필터	통합형 필터 기본 장착

각 부분 명칭

외부

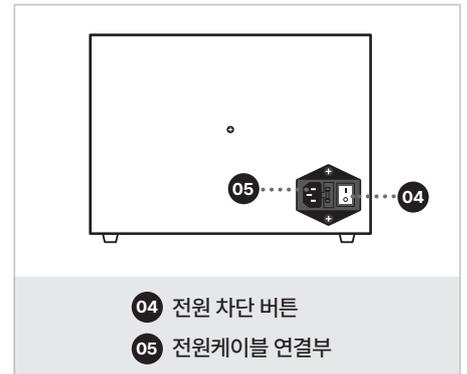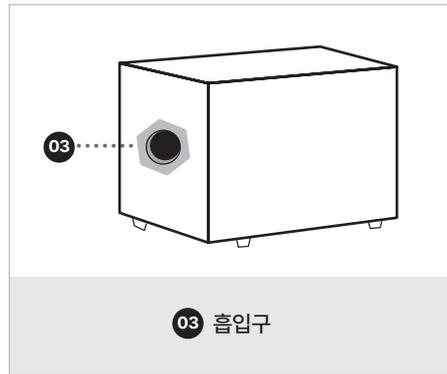

내부

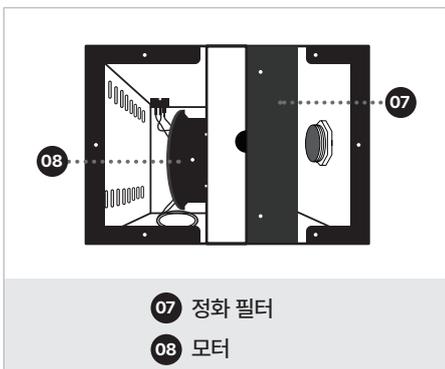

VENTI-AF

Advanced Air Filter System

부속품 및 설치 방법



01 어댑터 X2



- 제품의 흡입구와 캐비닛의 배기구를 90° 엘보로 연결하기 위해 사용합니다.
- 스테인레스 재질로 방청성과 내부식성이 우수합니다.

02 90° 엘보 X2



- 제품과 캐비닛을 직각으로 연결하기 위해 사용합니다.
- 어댑터와 직관 파이프를 체결한 후 90° 엘보를 조여주어 고정 합니다.

03 직관 파이프 X1



- 90° 엘보와 연결합니다.
- 흡의 이동 통로 입니다.

필터 교체 가이드

필터 종류

제품 번호	종류	선택 가이드
VENTI-AFF1	통합형	일반적인 실험실 환경에 적합하도록 3가지 물질이 최적의 비율로 배합되었습니다.
VENTI-AFF2	산/부식성	화학반응을 통한 가스 제거 필터 입니다.
VENTI-AFF3	유기용	흡착과 산화를 통하여 휘발성 유기화합물 제거에 탁월합니다.

필터 교체주기

- 기본 필터의 교체 주기는 1년을 권장하나, 실제 사용 시 환경에 따라 주기는 변동이 될 수 있습니다.
- 사용자 및 관리자는 주기적으로 필터를 점검하거나, 제품 본체 좌측에 부착된 'TIME-STRIP'을 육안으로 확인하여 빨간표시가 모두 채워졌을 시 필터를 교체하세요.

필터 교체 방법

- step 01** | 제품의 전원을 차단합니다.
- step 02** | 제품 상판을 해제 합니다.
- step 03** | 필터 제거 시에는 올바른 안전 장비를 착용 후 제거하세요.
- step 04** | 필터 교체 주기가 도래하였을 시 공식 판매처에 연락하여 필터를 교체하세요.

* 'TIME-STRIP' 교체 및 제품 점검 진행

100% 신뢰할 수 있는 안전 솔루션이 필요할 때

SAFE&WORK®

www.SAFEnWORK.com



제품구매 및 A/S문의 : (주)석림세이프티

T. 02-911-4116 / A. 서울 성북구 북악산로 795-6